

Gebrauchsanweisung **Experimentier-Set „Batavische Tropfen“**  
(Artikel-Nr.: 49-0000)

Im Lieferumfang enthalten:  
5 Stk. Batavische Tropfen und 1 Stk. 100 ml transparenter Weithals PETG –Flasche



1) Weithalsflasche mit gelochtem Deckel und einem Batavischen Tropfen bereitlegen.



2) Die Spitze des Batavischen Tropfens vorsichtig in das Loch des Deckels schieben. (Achtung! Schutzbrille tragen!)



3) Deckel aufschrauben.



4) Mit einer Zange die herausstehende Spitze der Glasträne abbrechen. (Achtung! Schutzhandschuhe tragen!)



5) Mit einem lauten Knall implodiert der Batavische Tropfen und zerstäubt in kleine Splitter.